



Flow Cytometry Specific Cell Activator

PMA/Ionomycin Mixture(250X)佛波酯/离子霉素混合物

产品简介

PMA/Ionomycin Mixture (250×)是佛波酯(Phorbol 12-Myristate 13-Acetate, PMA)和离子霉素(ionomycin)的混合物。也称流式专用细胞激活剂 Flow Cytometry Specific Cell Activator。

PMA(货号:#FS1283 溶液/货号:#FS1284 粉剂) 和 ionomycin(货号:#FS1275 粉剂) 处理足以诱导很多类型的细胞活化,分泌细胞因子。该混合物可用于刺激体外培养细胞产生细胞因子,随后用免疫学方法进行检测。还可以与蛋白转运抑制剂(BFA/Monensin Mixture (250×) (货号#FSM0193)联合使用,使诱导的细胞因子滞留在胞内。

使用时,终浓度稀释至1×,即每250μl细胞培养基中加入1μl PMA/Ionomycin Mixture (250×)。

产品组成

名称	编号	Storage
PMA/Ionomycin Mixture(250X)佛波酯/离子霉素混合物	FSM0192 100ul	-20℃
使用说明书	1 份	

产品应用

PMA/Ionomycin Mixture (250×)可用于流式分析、ELISA 和细胞培养等实验。

使用方法

本品为无菌产品,可直接使用。使用时,终浓度稀释至1×,即每250μl细胞培养基中加入1μl PMA/Ionomycin Mixture (250×)

注意事项

- 1) 产品注意避光,避免反复冻融。
- 2) 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品

产品货号	产品名称	规格
FS1272R	Monensin Solution (1,000×) 莫能霉素溶液 (1,000×)	1ml
FS1272	Monensin, Sodium Salt 莫能霉素 (钠盐)	10mg
FS1272	Monensin, Sodium Salt 莫能霉素 (钠盐)	100mg
FS1273	Brefeldin A (BFA, 5mg/ml) 布雷非德菌素 A (5mg/ml)	200ul
FS1273	Brefeldin A (BFA, 5mg/ml) 布雷非德菌素 A (5mg/ml)	1ml



FS1274	Brefeldin A (BFA, Powder) 布雷非德菌素 A (粉末)	5mg
FS1274	Brefeldin A (BFA, Powder) 布雷非德菌素 A (粉末)	25mg
FS1275	Ionomycin, Free Base 离子霉素 (游离酸)	1mg
FS1275	Ionomycin, Free Base 离子霉素 (游离酸)	5mg
FS1272R	Monensin Solution (1,000×) 莫能霉素溶液 (1,000×)	1ml
FS1283	PMA (TPA, 5mg/ml) 佛波肉苣蔻醋酸 (5mg/ml)	100ul
FS1284	PMA (TPA, Powder) 佛波肉苣蔻醋酸 (粉末, 超纯)	5mg
FSM0192	PMA/Ionomycin Mixture (250X) 佛波酯/离子霉素混合物	100ul
FSM0193	BFA/Monensin Mixture (250X) 布雷非德菌素 A/莫能霉素混合物	100ul

