

Fast and efficient Transfer Buffer(10×) 快速高效转膜液(10×)

产品简介

FUSHENBIO 的快速高效转膜液(10×)转膜液(WesternFast and efficient Transfer Buffer)可以用于 Western 时湿法电转膜,是一种快速高效特有配方转膜液,效果极佳。

- 1、转印快速——室温转膜,20-30 分钟内将蛋白转移到印迹膜上。
- 2、转印高效——产生热量非常小,减少蛋白损失。
- 3、配置灵活——配置 1*转膜液时加入无水甲醇、无水乙醇均可,效果没有明显差异,兼容性好。

产品组成

名称	FSW0007	Storage
编号		
快速高效转膜液(10×)	500ml	RT
使用说明书	1份	

使用方法

1×的工作液配制:

取 100ml 次产品+800ml 去离子水+100ml 甲醇。

电转仪的设置:

一个转印槽:电压(100V),电流(400mA);

二个转印槽:电压(140V),电流(700mA);

100kD 以下蛋白,胶浓度<10%的,转印时间 20 分钟即可转印完毕。

100kD 以上蛋白,胶浓度≥10%的,转印时间 30 分钟即可转印完毕。

注意事项

- 1) PVDF 膜使用前需要用无水甲醇润湿 30 秒以上方可使用。
- 2) 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。